



CFS Trident

Decontaminatie VHP-Generator

Geschikt voor Biologische veiligheidskasten, (CO2) Incubatoren, koel- en vrieskasten




Maak kennis met de CFS Trident. Met dit unieke apparaat bereiken we een 6-log reductie, wat zorgt voor een effectieve reductie van microbiologische organismen in uw omgeving.

6-Log Reductie
Bereik een 99,9999% vermindering van micro-organismen

Operationeel voordeel tijdens decontaminatie
De ruimte blijft operationeel tijdens de behandeling

Effectief tegen schimmels
Generator in te zetten tegen schimmelvorming

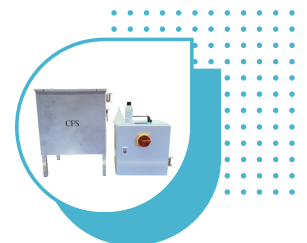

Werkingsprincipe

De CFS Trident combineert een verdampingsfase met een fijne nevel van waterstofperoxidetruppels. Dit zorgt ervoor dat het ontsmettingsmiddel gelijkmatig en optimaal in de ruimte wordt verspreid, zelfs in de kleinste kieren. De unieke werking verhoogt de efficiëntie van het ontsmettingsproces, wat resulteert in een grondige reiniging.

CFS Service

Hatzum 23

9035 VK Dronryp

info@cfsservice.nl

www.cfsservice.nl

+31 (0)6 8131 2820 / +31 (0)6 1088 7728

Voordelen van de CFS Trident:

- Bereikt **6 -log** reductie
- Ideale spreiding: Toegang tot moeilijkste bereikbare plekken
- Lichtgewicht en compact: Eenvoudig te verplaatsen
- Stabiele, betrouwbare en geruisloze werking
- Duurzaam en stevig ontwerp
- **6 - log** reductie bij defecte apparatuur



Decontaminatie bij defecte apparatuur

Bij defecte apparatuur behalen we een **6-log** reductie



Korte downtime apparatuur

Behalen maximaal resultaat met minimale wachttijd

Gebruik

De CFS Trident moet worden geplaatst in de te behandelen ruimte volgens protocol. Voor de werking van het apparaat moet het worden aangesloten op het lichtnet. Het apparaat wordt ingesteld middels een keuze schakelaar en digitaal display waarbij een programma wordt geselecteerd en de tijdsduur van de decontaminatie wordt geprogrammeerd. Tijdens de decontaminatie dient het te behandelen apparaat luchtdicht te zijn afgesloten. Nadat de decontaminatie is afgerond kan het apparaat weer gebruikt worden.

Het decontaminatiemiddel wordt geleverd in plastic flesjes, afgevuld met de benodigde hoeveelheid per cyclus. Hiermee dient de CFS Trident te worden gevuld.

